

邀请函|品牌赞助商——北京嘉信怡达科技有限公司

与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: Y31

北京嘉信怡达科技有限公司

品牌介绍

北京嘉信怡达科技有限公司成立于2009年，致力于提高实验的效率和改善实验人员的工作环境。我们研发及生产的产品包括：实验室器皿清洗机、清洗消毒机、废水处理设备、清洗剂、环境消毒设备及其相关的附件。我们还提供应用技术支持和售后服务，为客户量身打造适合的产品和解决方案。

怡达科技的产品，以厚积薄发的理念进行技术积累，以精益求精的精神进行机器的制造，我们希望制造出精良的产品提供给客户，让稳定可靠、洁净高效的清洗及消毒设备帮助实验人员完成日常的工作。

我们的目标是持续为社会创造价值，我们不会为短期利益而过渡营销，我们期望陪伴我们的用户共同成长，在长远的发展中不断创造自身的价值，为社会的发展和进步作出自己的贡献。

产品推荐

D50TF 实验室器皿清洗机



产品介绍：

主机高度 975mm，适宜落地安装，站立于设备前操作。

产品自带滚轮及可调水平地脚，即方便推动，又适合在不平整地面调节四角水平。

操作界面：

可以显示整个循环剩余时间和实时的运行状态；

程序选择为旋钮档位式，具有十个以上的清洗程序，方便程序选择，易于操作。

5 个固定程序和 5 个用户自定义程序，5 个固定程序为：冷水清洗、快速清洗、标准清洗、加强清洗、自清洁。

设置程序：

采用专用手持终端进行程序设定，手持终端配置 7 寸真彩触摸屏，中文操作界面，操作直观便捷。

此手持终端亦可作为操作控制器，在界面直接显示各部件运行状态。

手持终端可以记录每个部件的运行状态，手动控制每个部件的运行状态，存储 100 个以上程序。在维护模式下可对进排水电磁阀、蠕动泵、循环泵、风机等执行元件进行手动操作。

采用分级权限控制，账户管理，数据管理；具备三级操作权限，每级操作人员均能设置密码，符合 FDA 等管理规范要求。

产品应用领域与器皿类型：

实验室器皿清洗机适用于以下常规领域（有机、无机或物理化学实验室，生物学、微生物学实验室，医疗、制药行业实验室，食品或化妆品行业实验室等）。

不同应用领域需要选择相应的清洗机、栏架等清洗附件、清洗程序和清洗剂，以保障最佳的清洗效率和清洗效果。

当您面对不同的器皿清洗需求时，选择清洗机需要从以下两个方面考虑：

1. 器皿类型 —— 烧杯、锥形瓶、量瓶量筒、移液管、培养皿、试管、容量瓶、离心管等。
 2. 器皿的尺寸和容量 —— 1 毫升、500 毫升、1000 毫升以及需要清洗的器皿数量进行分类。
- 根据这些信息，我们可以为您量身定制合适的系统来满足您的清洗要求。

D70 系列实验室器皿清洗机



产品介绍：

显示屏为全彩 7 寸触摸屏，中文操作界面，实时动态显示运行状态及各部件的工作状态；可进行程序设定、程序选择、系统维护等操作，设有三级管理权限，以避免程序及数据的非授权操作；

内置不少于 30 个标准清洗程序及 70 个用户自定义清洗程序，每个清洗程序最多可以选择 12 个清洗模块且可以任意组合，可以满足不同洁净度的清洗要求。

二种排水方案，可选择高浓度的清洗废水和漂洗水分别排放；

可设置在线检测装置对水质情况进行监控；

可外接废水处理装置进行废水无害化处理；

内置四个清洗剂蠕动加液泵，自动按需引入不同种类的清洗剂，并可以按程序设置自动配比。

清洗剂为 5L 桶装，具有液位监测、缺液提醒功能；

清洗剂种类通常有：强碱性清洗剂、弱碱性清洗剂、中性清洗剂、有机酸清洗中和剂、无机酸清洗剂、活性酶清洗剂。

更多的清洗剂组合需要更多的进液系统，方便应对不同的清洗需求。

产品应用领域与器皿类型：

实验室器皿清洗机适用于以下常规领域（有机、无机或物理化学实验室，生物学、微生物学实验室，医疗、制药行业实验室，食品或化妆品行业实验室等）。


不同应用领域需要选择相应的清洗机、栏架等清洗附件、清洗程序和清洗剂，以保障最佳的清洗效率和清洗效果。

当您面对不同的器皿清洗需求时，选择清洗机需要从以下两个方面考虑：

1. 器皿类型 —— 烧杯、锥形瓶、量瓶量筒、移液管、培养皿、试管、容量瓶、离心管等。
2. 器皿的尺寸和容量 —— 1 毫升、500 毫升、1000 毫升以及需要清洗的器皿数量进行分类。

根据这些信息，我们可以为您量身定制合适的系统来满足您的清洗要求。

上层细口瓶清洗栏架

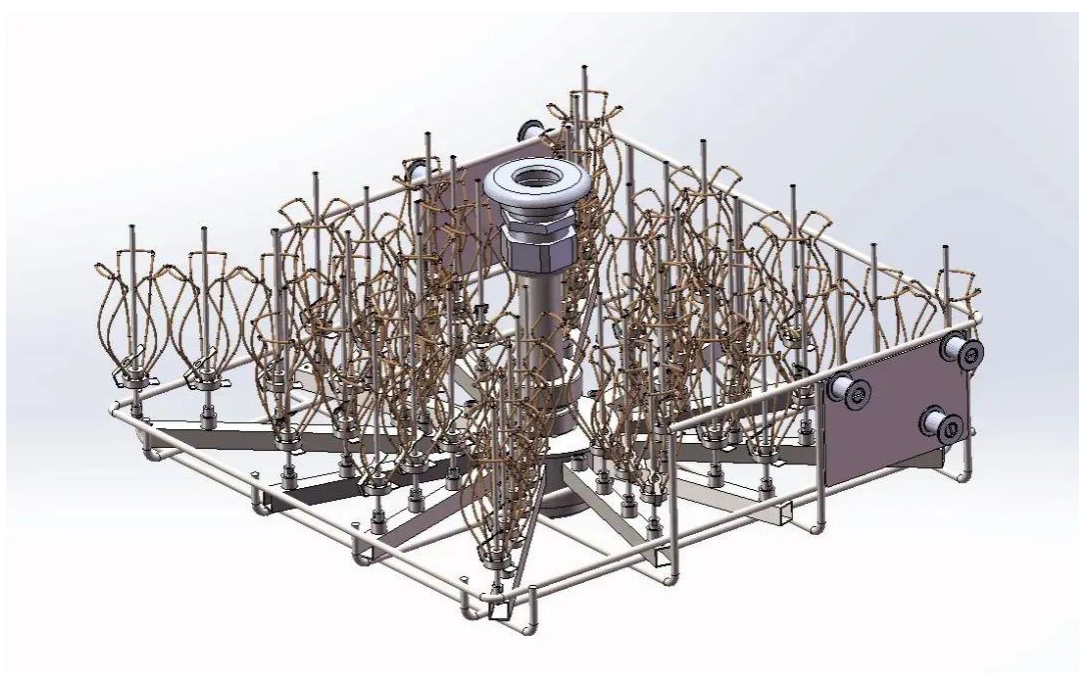

用于清洗不高于 20 厘米的器皿，有 24 位、33 位可选


常用组合 2-比色管容量瓶综合



适用于各型号清洗机，下层比色管清洗栏架有 200 个清洗位，可以清洗离子色谱进样管、比色管、试管、离心管。


上层细口瓶清洗栏架 33 位，可以清洗容量瓶、鸡心瓶、三角瓶等各种器皿。

液相瓶清洗栏架

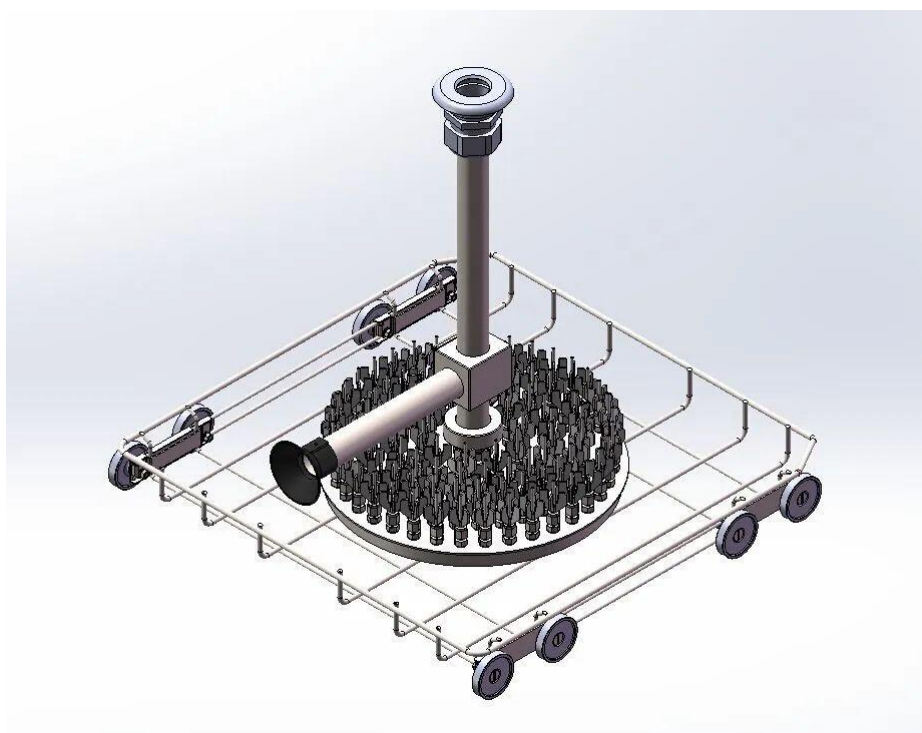

单层可以清洗 200 个液相小瓶

下层细口瓶清洗栏架

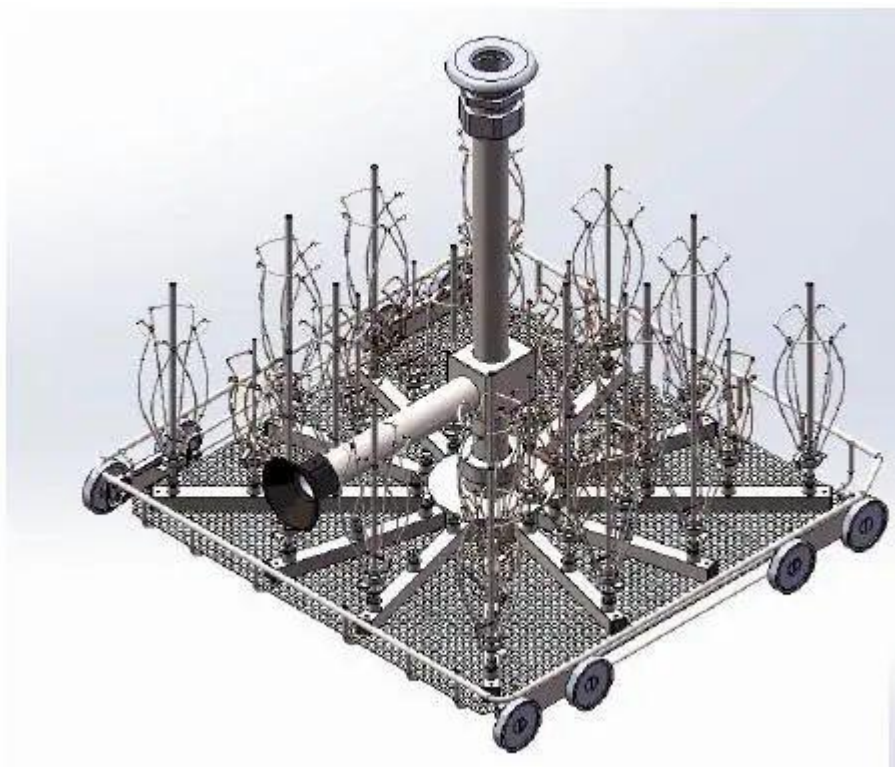


常用的清洗栏架，可以清洗 45 厘米以内的常规器皿。可以清洗三角瓶、容量瓶、烧杯、试管、量筒、蓝盖瓶，加上相应的接口还可以清洗移液管和液相小瓶。

培养皿清洗栏架



培养皿单层可以清洗 60 个培养皿，每台清洗机可以同时使用 3 层，单次清洗量 180 片。

小部件清洗篮筐

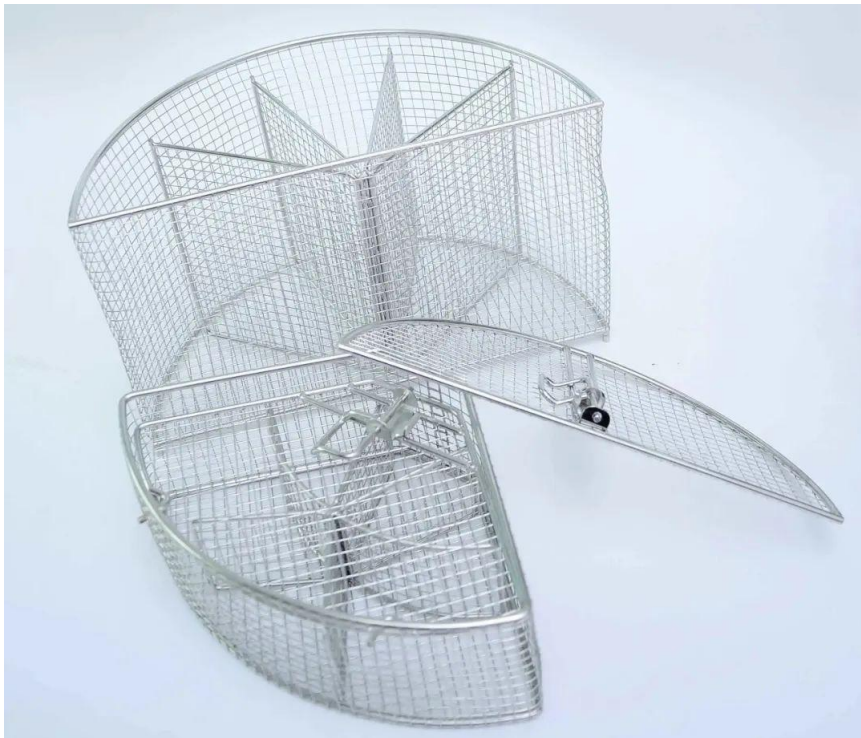

清洗篮筐分为：整筐、半筐、四分之一筐；高度分为：12cm\15cm\20cm；包含配置：分隔网、压盖；


清洗内容主要为：试管、离心管、烧杯、盖子、瓶盖等小件器皿。

下层全注射清洗栏架



200 位下层全注射清洗栏架，可以用来清洗 2ml 液相小瓶、10ml\20ml 顶空瓶、5ml\10ml\15ml\20ml\40ml 安瓿瓶。
需要配备不同的喷针和底座。

手术器械清洗栏架

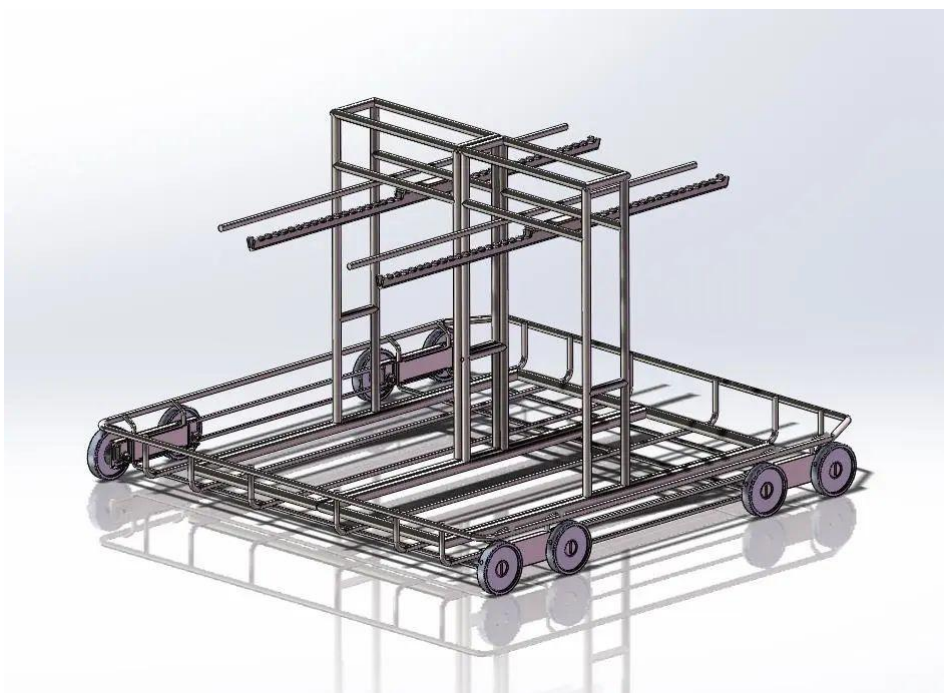

对于医院、防疫站、刑侦检测中心，手术后的剪刀、镊子、手术刀等器械需要清洗，可以采用实验室清洗机配合手术器械清洗栏架进行灭菌前的清洗。

移液管专用清洗栏架



倾斜式清洗方式，可以清洗 25 毫升以内的大肚移液管。

常规配置 1-细口瓶栏架+容量瓶栏架



下层细口瓶栏架可以清洗三角瓶、烧瓶、蓝盖瓶、容量瓶、烧杯等综合性器皿，可以选择 24 位、33 位、45 位。

上层容量瓶栏架可以清洗容量瓶、试管、离心管、量筒等管类器皿，有 54 个清洗位。最多总共是 99 个清洗位。

方框整框和半框



方框通常用于清洗大口器皿，如烧杯、培养瓶、称量瓶等，也可用方框清洗离心管。方框分为整框和半框，半框和上层栏架配合使用，整框和下层栏架配合使用。方框配套压盖，对于较轻的器皿需要压住。

移液管综合清洗栏架



移液管综合清洗栏架，有 100 个清洗位，可以清洗移液管、量筒、试管、比色管、容量瓶等管类器皿。

北京嘉信怡达科技有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会
展位「Y31/32」洽谈、合作

联系方式

地址：北京市顺义区林河经济开发区林河大街 28 号院

电话：010-8945 1528

传真：010-8945 2906

手机：13366208581

邮箱：wangmeng@yeadar.com

网：www.yeadar.com



参观预登记小程序